

弘光科技大學 離心機每年定期檢查表

單位名稱：_____ 實驗場所編號/名稱：_____

檢查日期：_____年____月____日 設備編號：_____

檢查項目	檢查方法	檢查結果
外殼是否有損傷，變型或腐蝕	目視法檢查	
螺栓是否脫落	目視法檢查	
接地線是否脫落	目視法檢查	
漏電斷路器功能是否正常	實際測試	
電線被覆是否劣化、破裂	目視法檢查	
電源開關是否正常	實際測試	
回轉體(轉速、破裂、異響)是否正常	開機後檢查運轉情形	
主軸軸承是否正常(是否異響)	開機聽聲音	
煞車是否良好	開機後檢查運轉情形	

改善措施：

追蹤複查：

1. 檢查結果：設備功能正常請打✓，異常請打×，不適用打一。
2. 改善措施：檢查結果發現異常應填寫改善措施，必要時應停止該設備使用。
3. 追蹤複查：登錄於改善措施項目需確認是否改善完成。
4. 本表由實驗場所人員（或委由廠商）檢查，應於每年12月1日至12月31日前完成檢查表。
5. 本表單經實驗場所人員檢查確認，於下年度1月10日前經主管核章後正本存查於該實驗場所，影本送安環室備查。

檢查人員：_____

單位主管：_____

FM-11100-016

表單修訂日期：102.03.15

保存期限：三年